



OWL, EasyCast Jel Dökme Sistemi Kullanma Kılavuzu

1. UV Geçirgen jel tepsisini harici jel tepsi yatağına yerleştirin. Tepsinin yanlarındaki contalar iyi bir sızdırmazlık sağlar.

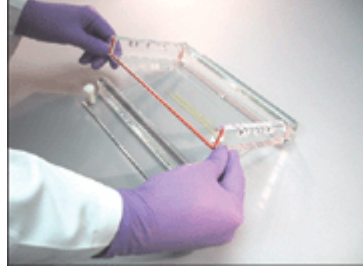

2. Agaroz çözeltisini hazırlayın. 60°C'nin altına soğuduktan sonra tepsilere dökün.

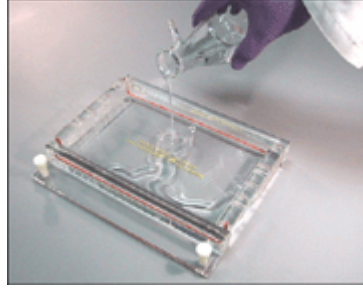

3. Tarakları yerleştirin. Jel donduktan sonra UV geçirgen jel tepsisini ana tanka yerleştirin, tampon çözeltisini ekleyin, tarakları çıkartın. Güvenlik kapağını takın. Kabloları güç kaynağına takın ve güç kaynağını çalıştırarak koşturmayı başlatın.

