



OWL Harici Jel Dökme Sistemi Kullanma Kılavuzu

1. Jel tepsisini harici jel dökme yatağına yerleştirin. Jel tepsisinin contaları iyi bir sızdırmazlık sağlayacaktır.

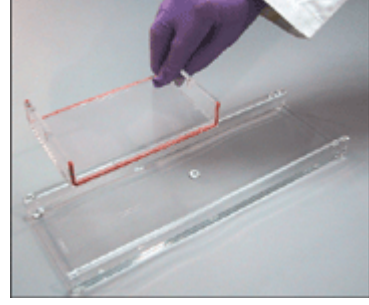

2. Agaroz çözeltisini hazırlayın ve 60°C'nin altına kadar soğutun, sonra jel tepsisine dökün.

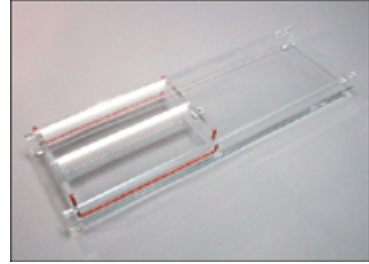

3. Tarakları yuvalarına yerleştirin. Jel donduktan sonra jel tepsisini ana tanka yerleştirin. Tampon çözeltisi ekleyin, tarakları çıkartın ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak örnekleri koşturun.

