



OWL, Jel Dökme Kılavuzu

1. UV geçirgen jel tepsisini, ana tanka, jel dökme pozisyonunda yerleştirin. Contalar tank duvarına yaslanarak iyi bir sızdırmazlık sağlayacaktır.

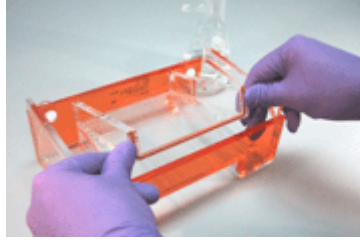

2. Ilık agarozu (60°C) jel tepsisine dökün ve tarağı (veya her iki tarağı) yuvasına yerleştirin.

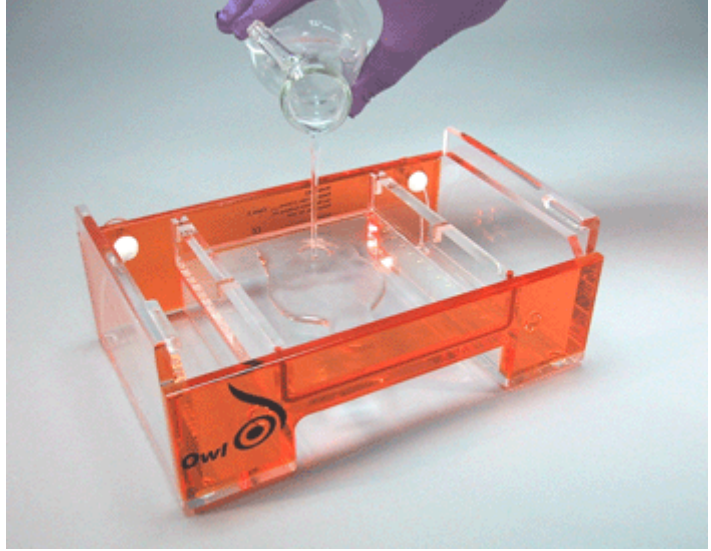

3. Agaroz donduğunda jel tepsisini 90 derece döndürerek koşturma pozisyonuna getirin. Tarakları çıkartın, tampon çözeltisini doldurun, örnekleri kuyucuklara yükleyin ve tankı güç kaynağına bağlayarak çalıştırın.

