



OWL, P10DS Jel Dökme Kılavuzu


1. Jel kasetlerini yerleřtirin ve sıkıřtırın.

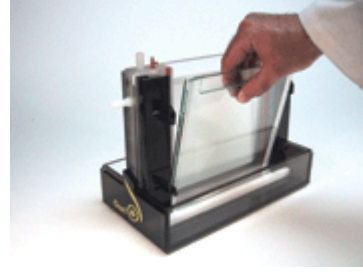

2. Özel agaroz kuyucuđuna hazırladıđınız agaroz çözeltilisini doldurun.

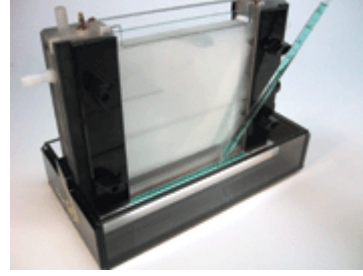

3. Jel kasetlerinin içine akrilamid çözeltilisi doldurun, tarađı yerleřtirin ve donmasını bekleyin. Jel donduktan sonra tarađı çıkartın ve kuyucuklara örnekleri yükleyin.

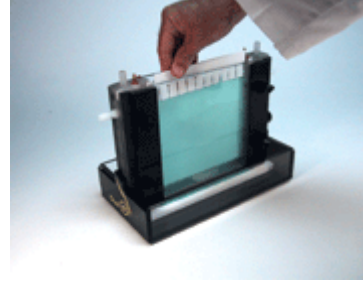

4. Super Safe™ kapađı takın, kabloları güç kaynađına takın, güç kaynađını çalıřtırıp kořturma iřlemini bařlatın.

