



P8DS-2 Jel Dökme Kılavuzu


1. Cam kasetleri yerleřtirin ve sıkıřtırın.

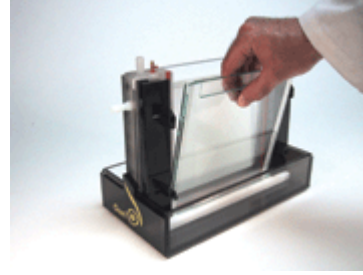

2. Özel agaroz kuyucuđuna contalama amacıyla agaroz doldurun.

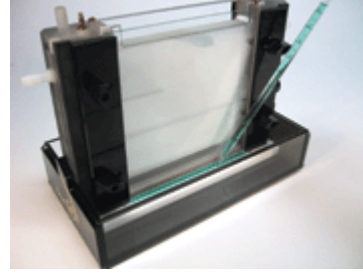

3. Akrilamid çözeltisini kaset (lere) doldurun. Tarađı yerleřtirin. Donduktan sonra tarađı çıkartıp örnekleri yükleyin.

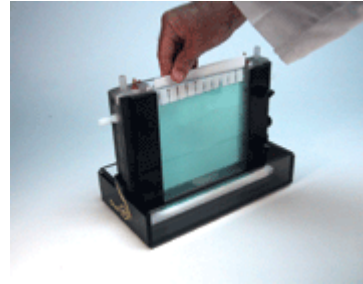

4. Tampon çözeltilerini doldurup, güvenlik kapađını takın ve kabloları güç kaynađına takıp, güç kaynađını çalıştırarak örnekleri kořturun.

